



**Myr**

Устройство для заливки парафином  
ЕС 350  
Для парафиновых блоков



Предназначен для гистологии ■

# Модульное устройство для заливки парафиновых блоков EC 350

**Myr EC 350** - это простое в эксплуатации модульное устройство для заливки парафином, с инновационным дизайном. Различные возможности настройки этого устройства позволяют легко адаптировать его к методам работы разных лабораторий.

## Дозирующая консоль EC 350-1: эргономичность и простота в эксплуатации

Два больших эргономично расположенных лотка, которые можно нагревать независимо друг от друга, предназначенные для хранения кассет и форм, позволяют вести гибкий метод работы.

Понятно и логично собранная панель управления позволяет легко запрограммировать подходящее время работы оборудования и настроить температуры.

Температуры для охлаждающей консоли также определяются с помощью панели управления, и могут настраиваться с помощью встроенного таймера. Двухстрочный дисплей с подсветкой и регулируемым контрастом информирует о текущих температурах и текущих дате и времени (к выбору предлагается пять разных языков, индикация температуры может отображаться по Цельсию или по Фаренгейту).

## Эргономичная рабочая зона для быстрой обработки образцов

Просторная подогреваемая рабочая зона с антибликовым освещением и поворачивающимся увеличительным стеклом обеспечивает быструю и эффективную работу. Поток парафина может быть выпущен вручную, или с помощью педального переключателя. Поток может быть непрерывным. Охлаждающая зона, встроенная в рабочую поверхность в непосредственной близости от дозатора парафина обеспечивает простое и быстрое переориентирование образцов при обработке быстрыми движениями. Шесть независимо подогреваемых отверстий для щипцов обеспечивают удобную манипуляцию стандартными щипцами без кабеля. Доступны также дополнительные щипцы с электрическим подогревом.

## Экономия энергии с помощью автоматического таймера

Автоматический таймер позволяет экономить энергию за счет автоматического включения и выключения с помощью автоматического индивидуального расчета времени и предварительного нагрева. Пользователь программирует желаемое время работы, а все остальное выполняет само устройство.

При этом в выходные и, при необходимости, в праздники, автоматически не предполагается автоматического включения, чтобы оптимизировать срок хранения парафина.

## Улучшенный комфорт помогает дольше не уставать.

Нагреваемые рабочие поверхности теплоизолированы со стороны оператора и имеют эргономичную форму. Избытки парафина направляются в ящики для отходов по двум каналам. Эти ящики легко доступны, располагаются спереди, и легко опорожняются.

## Объемные резервуары для парафина позволяют работать непрерывно.

Емкость для парафина имеет объем 5 литров, чтобы гарантировать непрерывную работу даже при большом количестве образцов.

## Охлаждающая консоль EC 350-2

Криоконсоль EC 350-2, которая гармонично вписывается в общий вид EC 350, может быть размещена с правой или с левой стороны дозирующей консоли, в зависимости от метода работы в лаборатории.

## Большая охлаждающая поверхность - высокая производительность

Охлаждающая консоль EC 350-2 имеет большую охлаждающую поверхность и вмещает больше 60 кассет / форм. Охлаждающая способность устройства обеспечивает температуру до  $-12^{\circ}\text{C}$  и равномерно распределяет температуру по всей поверхности. Охлаждающая плоскость может работать, будучи подключенной к дозирующему устройству, или автономно.



Модуль охлаждения может располагаться справа или слева



Вместительность до 5 Л.



Удобное расположение кнопок и легко читаемый двухстрочный дисплей



Область дозирования с сенсорной панелью или ножным переключателем, подставкой для света и щипцов



Съемные лотки для хранения кассет и форм. Излишки парафина сливаются в съемные ящики для отходов.



**Гистопроцессирование (процесс гистологической проводки) в патологической анатомии является решающим фактором. MYR уже более 25 лет предлагает широкий спектр гистологического оборудования для выполнения обработки (гистологической проводки), заливки парафином, и окрашивания тканей. Многие лаборатории уже нашли выгоду в проверенной технологии, высокой надежности и профессиональном подходе нашей преданной команды. Мы отвечаем вашим требованиям. Потому что мы преданы гистологии.**

### Технические характеристики устройства для заливки парафина EC 350

#### Дозирующая консоль EC 350-1

<b>Размеры (ширина/глубина/высота)</b>		
Консоль	650 x 595 x 432 мм	
Сменные поддоны	262 x 175 x 55 мм	
<b>Вес</b>	27,8 кг.	
<b>Объем</b>		
Резервуар для парафина	5 Л.	
Левая/Правая камера	1,7 Л.	
<b>Требования к питанию</b>	Версия 1	Версия 2
Номинальное напряж-е	100-120 V	220-240 V
<b>Частота сетей</b>	50/60 Hz	
Потребляемый ток	7,5 A	3,6 A
<b>Настройка температур</b>		
Парафиновый резервуар, левая/ правая камера, обогреваемая зона, подставка для щипцов	50/70°C	
Щипцы с электроподогревом	60/75°C	

#### Охлаждающая консоль EC 350-2

<b>Размеры (ширина/глубина/высота)</b>			
Консоль	340 x 620 x 405 мм		
Охлаждающая плоскость	375 x 307 мм		
<b>Вес</b>	24,4 кг.		
<b>Объем</b>	До 60 кассет		
<b>Требования к питанию</b>	Версия 1	Версия 2	Версия 3
Номинальное напряжение	100 V	110 - 120 V	220 - 240 V
<b>Частота сетей</b>	50/60 Hz		
Потребляемый ток	2,4 A	3,0 A	1,2 A
<b>Настройка температур</b>			
Охлаждающая плоскость	0/-12 °C		

#### Дополнительно

Щипцы с электроподогревом	Красный(1 мм), желтый(2 мм), синий(4 мм)
---------------------------	--

**Контакты локального дистрибьютера:  
ООО "ЛабтехБио"**



#### Especialidades Médicas Myr S.L.

c/Vidriers, 19-21, Pol. Ind. La Cometa  
43700 El Vendrell  
Spain

Phone +34 977 66 80 20  
Fax +34 977 66 80 30  
Mail: esp.medicas@myr.com.es

[www.myr.com.es](http://www.myr.com.es)

моб./viber/whats app +7 921  
918 42 70.  
Тел./факс +7 812 600 47 53

**Россия, 190098,  
Санкт-Петербург,  
Конногвардейский бульвар,  
д.19, оф. 85-2.  
Эл. почта:  
[commerce@labtech.bio](mailto:commerce@labtech.bio),  
[www.labtech.bio](http://www.labtech.bio)**